

Fine DC スターラー取扱説明書

型式 G-1

この取扱説明書を良く読んでご使用下さい。取扱説明書は保管して下さい。

本器は水溶液を回転子(攪拌子)を使って攪拌するための装置です。少ない試料の攪拌に適したマグネチックスターラーです。

仕様

- モーター : DC モーター
- プレート寸法 : 75×85mm
- 外形寸法 : 80×90×65Hmm
- 重量 : 175g(電池を含む270g)
- 攪拌容量 : 100ml
- 電源 : 単一電池(1.5V) 1個


※試料容器、回転子(攪拌子)は付属されていません。

※粘度がある試料や容器の底が厚いものでは攪拌しない場合があります。

使用方法

1. 電源スイッチ付回転調整つまみの OFF と、単一電池が入っている事を確認します。
2. 試料容器の中に回転子(攪拌子)を静かに入れ回転台の中央に置きます。
3. 電源スイッチ付回転調整つまみを、SLOW・MEDIUM・FAST の必要な回転の位置に合わせ使用します。試料があふれないよう注意して下さい。
4. 使用后、電源 OFF であることを確認してから保管して下さい。

機能説明

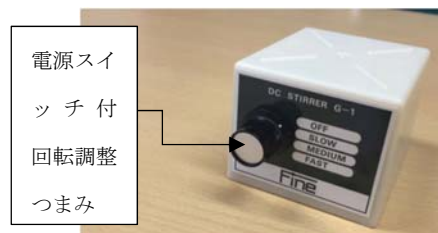

保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障につきましては、お買い上げ後一年間無償保証致します。
2. 印刷の汚れ・剥がれ・外装の傷等・落下による損傷、消耗品の交換等については、保証致しかねますのでご了承下さい。
3. 使用中異常が発生した場合、直ちに運転を中止し販売店にご連絡下さい。