

Fine

3チャンネルタイマー

FWB-388N



取扱説明書

このたびは当社の3チャンネルタイマーをお求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。

 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示して警告します。

 人が傷害または財産に損害を受けるおそれがある内容を示して注意しています。

保証書

 東京硝子器械株式会社

保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - 不適当な取扱い、使用による故障
 - 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障
 - 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - その他当社の責任とみなされない故障

型番	FWB-388N	シリアルNo.	
保証期間	年 月 日より1カ年		
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しく下さい。

 東京硝子器械株式会社

 0120-393913

<https://www.tgk.co.jp>

191201

警告

指定の方法、条件以外でのご使用は絶対におやめください。
また落下や過度の衝撃、振動を与えないでください。
本器を破損したり重大事故を引き起こす恐れがあります。



故障が疑われる場合は使用をおやめください。
使用前に亀裂、破損等の異常がないかを十分確認し、本器の使用中に異常が発生した場合はすぐに使用を中止してください。



本器の分解、改造は行わないでください。
修理が必要な場合は、購入された販売店にお問合せください。



本器を加熱したり火中に投入しないでください。
破裂による火災、怪我の恐れがあります。



危険物、発火物、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
重大事故を引き起こす恐れがあります。



本器は防水構造ではありません。濡れた手で扱ったり、水滴がついたり、雨に当たったりしないようご注意ください。
感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。



注意

使用温湿度範囲を超える環境での使用や夏季の車内での放置はおやめください。
直射日光の当たる場所に置いたり、暖房器具などの周辺で使用したりすると本体のプラスチックの変形、故障の原因になります。



極端な温度変化のある環境での使用は結露の原因になりますので注意してください。



冬季の屋外での使用は、本体の温度低下により電池の消耗が常温での使用に比べて早くなります。



お手入れの際は、乾いた柔らかい布で本体を乾拭きしてください。汚れがひどい場合は薄い中性洗剤溶液を浸し、固く絞った柔らかい布で拭き、その後乾いた柔らかい布で拭き取ってください。研磨剤やアルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は表面仕上げを傷めたり、機能低下や故障の原因になりますので絶対に使用しないでください。



電池について

電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。



プラス、マイナスを逆に使用しないでください。異常反応を起こし、電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。



プラス、マイナスを針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管をしないでください。電池がショートした状態になり、過電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。



電池を廃棄する際は、電極にテープを貼り絶縁して市町村の指示に従い、適切に廃棄してください。
端子が他の金属と触れると発熱、破裂事故の恐れがあります。
また加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。



長時間使用しない場合には、本器から電池を取り外してください。また使い切った電池はすぐに本器から取り出してください。電池から発生するガスにより電池を漏液、発熱、破裂させたり、本器を破損させる恐れがあります。



新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。



本器が濡れている時や湿気の多い場所、また濡れた手で電池交換をしないでください。感電の危険があります。



1. 特長

- タイマーを3種類まで設定可能です。それぞれのタイマーを“個別スタート”と“同時スタート”が可能。
- 設定にはメモリ機能が付いているので繰り返し作業に便利。
- マグネット、スタンド付き。


2. 仕様

最大カウントアップ時間	99時間59分59秒
カウントアップ単位	1/100秒単位
最大カウントダウン時間	99時間59分59秒
カウントダウン単位	1秒単位
時計機能	有り
タイマーメモリ機能	有り
アラーム音量	約70dB
寸法	約W67×H89×D14mm
重量	約54g（電池含む）
使用温度範囲	0～50℃
電源	LR44(1.5V)ボタン電池×2個 ※
付属品	取扱説明書

本器の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※本器に内蔵の電池は試供品です。市販の電池よりも電池寿命が短いことがあります。

3. 各部の名称


<表面> <表面> <スタンドを立てた状態>

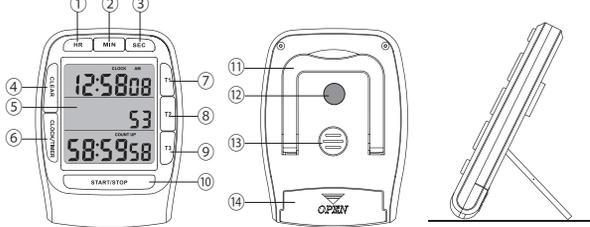

① HR (時間) ボタン	⑥ CLOCK/TIMER ボタン	⑪ スタンド
② MIN (分) ボタン	⑦ T1 (タイマー1) ボタン	⑫ 磁石
③ SEC (秒) ボタン	⑧ T2 (タイマー2) ボタン	⑬ フォー
④ CLEAR ボタン	⑨ T3 (タイマー3) ボタン	⑭ 電池カバー
⑤ 表示部	⑩ START/STOP ボタン	

【表示切替】

“CLOCK/TIMER” ボタンを押す毎に[時計モード]と[タイマーモード]が切り替わります。

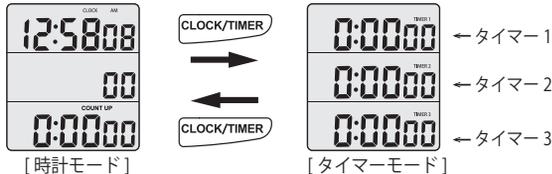

4. ご使用になる前に

- 開梱した直ぐにキズや変色など外観上の異常や付属品に欠品がないかを確認してください。
- 万一、不具合がありましたら購入された販売店までご連絡ください。
- お買い上げ時は本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて外し電池の絶縁フィルムを外してください。

4-1. 時計の設定方法

- (1) 表示切替にて[時計モード]にします。
- (2) “CLOCK/TIMER” ボタン⑥を約3秒間押し続けると、時計表示が点滅し時間設定モードになります。
- (3) “HR” ボタン①で時を、“MIN” ボタン②で分を、“SEC” ボタン③で秒を設定します。
ボタンを一回押す毎に表示が1つつカウントアップされ、長押しすると早送りできます。
- (4) 設定が終了したら、“CLOCK/TIMER” ボタン⑥を押して決定します。

5. 操作方法

5-1. カウントアップタイマーのスタート/ストップ

- (1) 表示切替にて[時計モード]にします。
- (2) “START/STOP” ⑩ボタンを押すとタイマーがスタートします。
もう一度“START/STOP” ⑩ボタンを押すとタイマーを途中で止める(一時停止)ことができます。
- (3) 一時停止状態で“CLEAR” ボタン④を押すとタイマーをリセットできます。

5-2. カウントダウンタイマーの設定

本器はTIMER1～TIMER3の3つのタイマーを別々に設定し動作させることができます。

- (1) 表示切替にて[タイマーモード]にします。
 - (2) タイマー1の設定を行う場合は“T1” ボタン⑦を約3秒間押し続けると、表示部の上段(T1)が点滅し設定モードになります。
 - (3) “HR” ボタン①で時を、“MIN” ボタン②で分を、“SEC” ボタン③で秒を設定します。
ボタンを一回押す毎に表示が1つつカウントアップされ、長押しすると早送りできます。
1秒単位で、最大99時間59分59秒まで設定できます。
- ※設定モードで“CLEAR” ボタン④を押すと設定値をリセットできます。
- (4) 設定が終了したら、“T1” ボタン⑦を押して決定します。
 - (5) タイマー2、タイマー3も使用する場合は、“T2” ボタン⑧、“T3” ボタン⑨を押して同様に設定します。



5-3. カウントダウンタイマーのスタート/ストップ

- (1) タイマーを個々にスタートさせる場合は、“T1” ボタン⑦～“T3” ボタン⑨を押します。
全てのタイマーを同時にスタートさせる場合は“START/STOP” ⑩ボタンを押します。
※時計モード時には動作中のタイマーの表示“TIMER1”～“TIMER3”が点滅します。
- (2) 個々のタイマーを途中で止める(一時停止)場合は“T1” ボタン⑦～“T3” ボタン⑨を押します。
全てのタイマーを同時に止める(一時停止)場合は“START/STOP” ボタン⑩を押します。
- (3) 再び個々のタイマーをスタートさせる場合は“T1” ボタン⑦～“T3” ボタン⑨を押します。
全てのタイマーを同時に再スタートさせる場合は“START/STOP” ボタン⑩を押します。
※一時停止中に“CLEAR” ボタン④を押すと一時停止中のタイマーがリセットされます。
※リセットされたタイマーのボタン“T1”⑦～“T3”⑨を押すと“MEMORY”と表示され、設定されているタイマーの時間が表示されます。
全てのタイマーがリセットされた場合は“START/STOP” ボタン⑩を押します。
- (3) 再びタイマーをスタートさせる場合は“T1” ボタン⑦～“T3” ボタン⑨を押します。
全てのタイマーを同時に再スタートさせる場合は“START/STOP” ボタン⑩を押します。



5-4. アラームのストップ

- (1) 設定された時間が経過するとアラーム音が約1分間鳴り続け、数字が点滅しカウントアップを開始します。
“TIMES UP”と数字左上に表示されます。


アラーム音	T1	ピピッ
	T2	ピピピッ
	T3	ピピピピッ



- (2) アラームが鳴っているタイマーのボタン“T1”～“T3”ボタンを押すとアラームが止まり、カウントアップが停止します。
“START/STOP” ボタンを押すとアラームが止まり、カウントアップが停止します。
- (3) “CLEAR” ボタンを押す。

5-5. 電池の交換方法

- (1) 本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。
- (2) 古い電池を取り外し、新しい電池を上を+にして正しく装填します。
- (3) 電池カバーを元の状態に戻します。

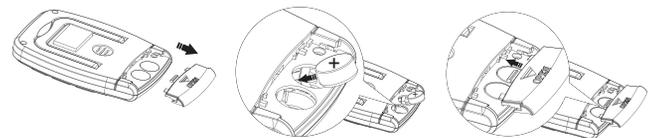

【注意】

- 電池交換後は必ず電池カバーを閉じてから使用してください。