

保証書

保証規定
 1. 保証期間は正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 a 不適当な取扱い、使用による故障
 b 脱着仕様等を守らなかった取扱い、または取替による故障
 c 当社もしくは当社が委嘱した者の改造または修理に起因する故障
 d その他当社の責任とみなされない取扱い

| | | | |
|------|---------------------|--------|--|
| 型番 | FWB-288/ FTR-388 | シリアルNo | |
| 保証期間 | 年 月 日より1ヶ年 | | |
| お客様 | お名前 ご住所 電話番号 | | |
| 販売店 | 住所/店名 | | |

販売店様へ お取替も必ずご本人の上お客様へお渡しください。

T&G 東京硝子器械株式会社
0120-393913
<http://www.tgk.co.jp>

10002

多チャリネルンタイプ
 型番:FWB-288
 FTR-388

安全にご使用いただくために

本器を安全に、永らくご使用いただくために、以下の事項をお守りください。
 誤った使い方は火災や感電、故障の原因となります。

ご使用上の注意

●電池は幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万一、飲み込みなどは直ちに医師に相談してください。
 ●使用済みの電池は直ちに適切な方法で廃棄してください。電池を加熱すると爆発する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

備考

寒い場所での屋外使用は、本体の温度低下により応答速度が遅くなる場合があります。暖房器具などの周辺での使用は本体のプラスチック部の変形・故障の原因になり、また電池の消耗が常温での使用に比べて遅くなります。

備考

直射日光のあたった場所での使用や放置、保管しないでください。極度の温度変化のある環境での使用は、結露の原因になりますので、注意してください。


メンテナンス

警告

本器を清潔に保つため、濡れた中性洗剤をふくませた柔らかい布でこまめに拭いてください。
 アルコールやシンナー、ベンゼンなどの揮発性洗剤は、絶対に使用しないでください。

取扱説明書

3.各部の名称

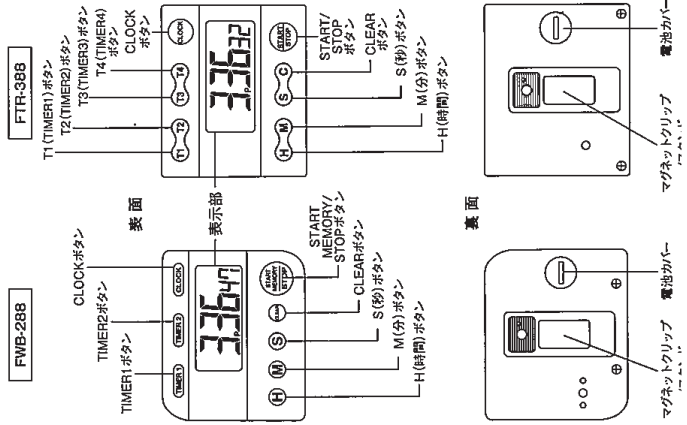

4.操作方法

- 4-1.はじめに
 (1) 本体裏の電池ケースのカバーをコインなどで反時計方向に回して外します。
 (2) 新しい電池を差込んでください。
 電池は上側を中に正しく装着してください。
- 4-2.操作方法
 ①表示切替について
 CLOCK ボタンを押すと時計表示となります。また、FWB-288ではTIMER1 かTIMER2 ボタン、FTR-388ではT1～T4 ボタンを押す事でタイム表示となります。タイム表示ではT1～T4それぞれ表示部の右上に表示され、現在表示中のタイム番号が分かります。
- ②時計の設定方法
 (1) 表示切替にて時計表示にします。
 (2) CLOCK ボタンを3秒間押し続けます。時刻表示が点滅して設定モードになります。
 (3) H ボタンで時をM ボタンで分を設定します。一回押し毎に表示が1つずつカウントアップされます。更に長押しすると早送りできます。S ボタンを押すと物が00にリセットされます。
 (4) 現在時刻の設定終了後にもう一度CLOCK ボタンを押すと設定モードが終了し時計モードに戻ります。
 (5) 時計モードの状態ではSTART MEMORY STOP ボタンを3秒間長押しする毎に時刻表示が12時間/24時間時計に切り換わります。12時間時計の場合、午後はPが表示されます。(FTR-388の場合はSTART STOP ボタン)
- ③タイム(カウントダウン)の使用法
 (1) 表示切替にてタイム表示にします。タイムはFWB-288ではTIMER1、TIMER2の2つのタイム設定が、FTR-388ではT1～T4の4つのタイム設定ができます。
 (2) タイムの設定はカウントしない時間をH(時間)M(分)ボタン(分)S(秒)ボタン(秒)で設定します。設定は1秒単位です。スタートボタンを押すとスタートします。
 (3) タイムスタートさせる時はFWB-288ではTIMER1かTIMER2 ボタンを押した後、START MEMORY STOP ボタンを押してスタートします。FTR-388ではT1～T4 ボタンを押した後に表示部右上に動作中のタイム番号(T1～T4)が表示されます。タイム番号点滅・バックグラウンドでカウントダウン中のタイム番号が表示されます。
 (4) 設定された時間が経過するとプザー音が1分間鳴り続け、カウントアップを開始します。プザーを止める場合は、どのボタンを押しても構いません。
 (5) 同じ設定で再度スタートしたい時は、カウントダウンが終了してSTART MEMORY STOP ボタンもしくはSTART STOP ボタンを押すと先に設定した時間が表示されるので、繰り返し使用できます。
 (6) タイムの設定をクリアしたい時はタイム設定モードにて一度クリアボタンを押すと設定をクリアできます。一度クリアするとメモリされた設定が消えてしまっていますので注意下さい。
 (7) カウント中にCLOCK ボタンを押すと時計モードに切り替える事も可能です。また他のそれぞれのタイムボタンを押す事でタイムの切り替えも可能です。この時表示部にはT1/T2等の表示が右上で点滅してカウントが動作中であることを知らせます。
 ④タイム(カウントアップ)の使用法
 (1) 表示切替にてタイム表示にします。
 (2) タイム(カウントダウン)の設定をクリアします。(③(6)参照)
 (3) タイムスタートさせる時はFWB-288ではTIMER1かTIMER2 ボタンを押した後、START MEMORY STOP ボタンを、FTR-388ではT1～T4の何れかのボタンを押した後にSTART MEMORY STOP ボタンを押してスタートします。
 (4) タイムを途中で止める時はSTART MEMORY STOP ボタンもしくはSTART STOP ボタンを押します。カウントが停止してしま

1.特長

本機はタイム設定を複数設定可能で、それぞれの設定を個別にスタートさせることが可能で、様々な用途でご利用いただける大変便利なタイプです。また、設定にはメモリ機能が付いているので繰り返し作業にも便利です。その他、12/24時間時計表示やカウントアップ機能も搭載しております。

- 折りたたみ式スタンド付
- マグネット付

2.仕様

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 最大カウント時間 | FWB-288 99時間59分59秒 | FTR-388 99時間59分59秒 |
| 動作の安定性 | 1秒単位 | 1秒単位 |
| 最大カウントアップ時間 | 99時間59分59秒 | 99時間59分59秒 |
| カウントアップ | 1秒単位 | 1秒単位 |
| 設定チャネル数 | 2 | 4 |
| プザー音(TIMER) | ピープ、ピープ | ピープ、ピープ |
| プザー音(TIMER2) | ピープ、ピープ | ピープ、ピープ |
| プザー音(TIMER3) | 動作無し | ピープ、ピープ |
| プザー音(TIMER4) | 動作無し | ピープ、ピープ |
| 文字の大きさ | 17.5ミリ | 17.5ミリ |
| 時計機能 | 有 | 有 |
| タイムメモリー機能 | 有 | 有 |
| 重量 | 約65g | 約60g |
| 使用温度範囲 | 0～40℃ | 0～40℃ |
| 電源 | LR-44(5075mAh)電池x1個※ LR-44(SV)電池x2個※ | LR-44(SV)電池x2個※ |
| 寸法 | 70mm(高さ)x40mm(幅)x31mm(奥行) | 70mm(高さ)x40mm(幅)x31mm(奥行) |
| マグネットクリップ | 有 | 有 |
| スタンド | 有 | 有 |
| 付属品 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |

※本器に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際は、必ず新しい電池と交換してください。

る状態で(CLEAR) ボタンを押すとカウントアップした数値をクリアできます。

- (5) 再度(START MEMORY STOP) ボタンもしくは(START STOP) ボタンを押すとカウントアップを再開します。
- (6) カウント中に(CLOCK) ボタンを押すと時計モードに切り替える事も可能です。また他のそれぞれのタイムボタンを押す事でタイムの切り替えも可能です。この時表示部にはT1/T2等の表示が右上で点滅してカウントが動作中であることを知らせます。