


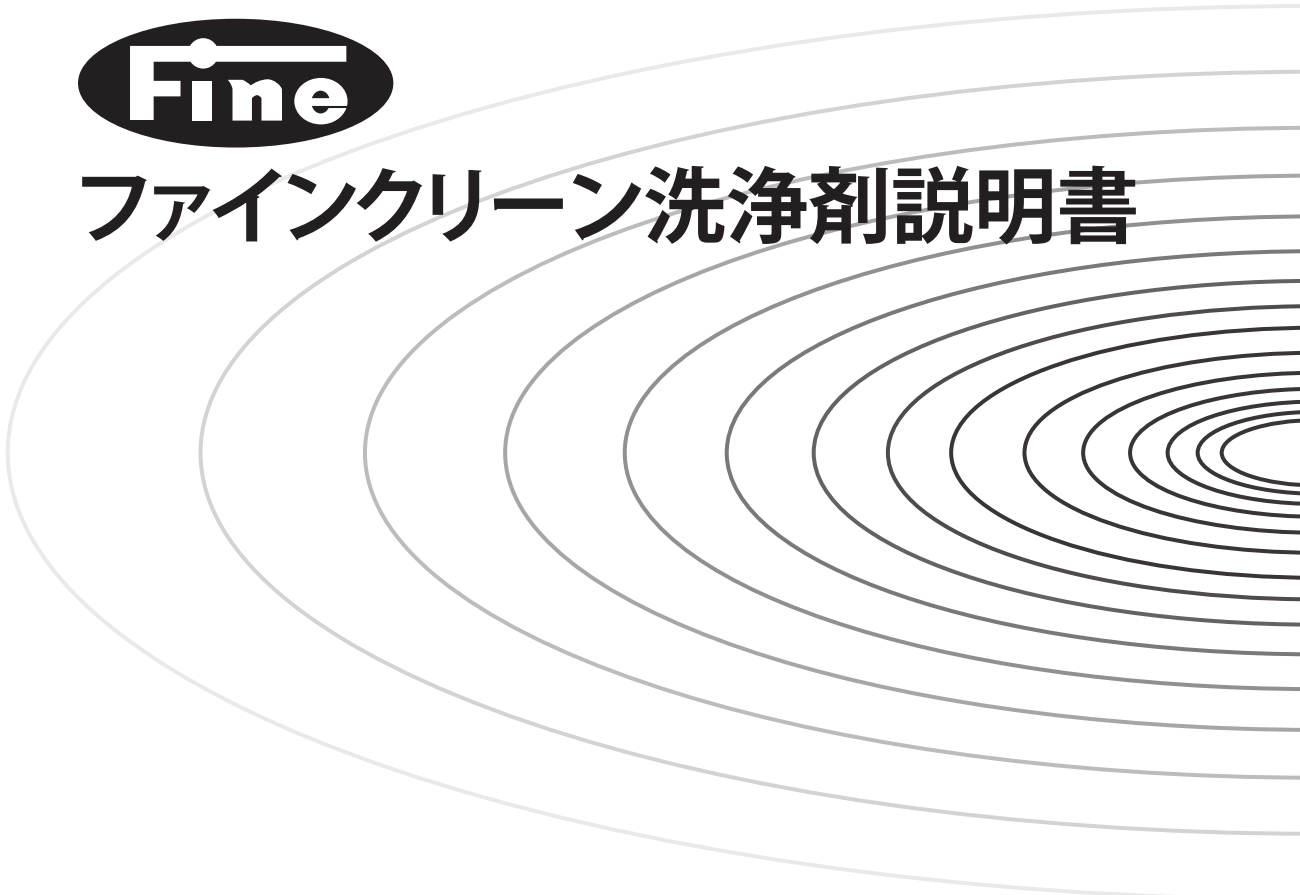

ファインクリーン洗剤説明書



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

 0120-393913 <http://www.tgk.co.jp>

品名・特長	使用方法	用途	⚠️ 取り扱い上の注意	荷姿
ファインクリーン U TGKコード：342-52-19-01 【超音波洗浄器専用】 洗浄器の材質・部品を劣化させる心配がなく、精密洗浄が可能。	▶ 洗浄濃度：1%（汚れの程度により 0.5～2%の範囲で使用） ▶ 洗浄温度：40～50℃ ▶ 洗浄時間：5～15分 ▶ 軟質ガラスは長時間超音波洗浄によりくもる事がありますので、60℃以上での長時間洗浄は避けてください。	油脂、シリコン、グリース類、血液、膿汁、蛋白質、マジックインキ、放射性物質の汚れに効果。ガラス器具のくもり、ステンレス材等にも悪影響を与えません。	※洗浄後のすすぎは速やかに行ってください。 ※直接皮膚につけないで下さい。 ※酸性洗剤を混入しないで下さい。 ※子供の手の届かないところに保管して下さい。	4kg ポリ容器
ファインクリーン 90 TGKコード：342-52-19-02 【一般理化学器具洗浄器専用】 高級アルコール系を主成分とし、アルカリ塩を配合。	▶ 洗浄濃度：①通常の汚れ→2～5%（水 10ℓ に 200～500mℓ） ②頑固な汚れ→10～20%（水 10ℓ に 1～2ℓ） ▶ 洗浄温度：40～50℃ ▶ 水溶液中に 2～3 時間浸漬してから、すすぎ洗いをして下さい。 一晩浸漬すれば、一層効果的です。 ▶ 超音波洗浄の場合は、5～15 分間洗浄して下さい。	油脂、シリコン、グリース類、血液、膿汁、蛋白質、マジックインキ、放射性物質の汚れに効果。	※直接皮膚につけないで下さい。 ※酸性洗剤を混入しないで下さい。 『PH11.5（2%溶液）』 ※子供の手の届かないところに保管して下さい。	4kg ポリ容器
ファインクリーン CL TGKコード：342-52-19-03 【検査治療器具洗浄用】 特殊アニオン活性剤・次亜塩素酸ソーダを配合。	▶ 洗浄濃度：①通常の汚れ→2～5%（水 10ℓ に 200～500mℓ） ②頑固な汚れ→10～20%（水 10ℓ に 1～2ℓ） ▶ 洗浄温度：常温 ▶ 水溶液中に 2～3 時間浸漬してから、すすぎ洗いをして下さい。 一晩浸漬すれば、一層効果的です。	HB 抗原や一般細菌に汚染された検査・治療器具、ピペット、メランジュール・試験管などの除菌・洗浄に好適。	※直射日光は避けて下さい。 ※酸性物質の混入または酸性洗剤との混用は絶対に避けて下さい。 ※直接皮膚につけないで下さい。 『PH11.9（2%溶液）』 ※子供の手の届かないところに保管して下さい。	4kg ポリ容器
ファインクリーン 70 TGKコード：342-52-19-04 【精密測定器具洗浄用】 中性タイプ	▶ 洗浄濃度：2～5%（水 10ℓ に 100～200mℓ） ▶ 洗浄温度：常温 ▶ 水溶液中に一晩浸漬してから、すすぎ洗いをして下さい。	アルカリに弱い器具・精密測定器、石英セル、ビューレット、各種光学部品レンズ、金属類、陶磁器などの洗浄に好適。	※3 回以上すすいで下さい。 『PH7.0（2%溶液）』 ※子供の手の届かないところに保管して下さい。	4kg ポリ容器
レスコンピンク TGKコード：342-52-19-06 【手洗い用液体石鹸】 イルガサン DP300 配合。（医薬部外品）	▶ 適量を手にとり、よくもみ洗いした後、水で充分すすいで下さい。	純植物性油脂を原料とし、HB 抗原不活性化剤イルガサンDP300 を配合、更にキメを整えるためエモリエント剤およびモイスター剤を配合したニュータイプの手洗い用洗剤。	※お肌に異常があるとき、またはお肌に合わないときは、ご使用をお止め下さい。 ※目に入ったときは、こすらずにすぐ大量の水で洗い流して下さい。 ※子供の手の届かないところに保管して下さい。	3kg ポリ容器

※ご使用の際は製品ラベルの注意書をよく読んで下さい。

※仕様は予告なく変更されることがあります。

Fine

の洗浄器にはファインクリーン U の洗浄剤をお薦めします。



超音波洗浄器

電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作しやすい構造です。マイコン制御により、常温～50℃の範囲で任意に温度設定できます。空焚防止、過電流保護、温度過昇防止の各装置付きです。

商品コード	型式	出力(W)	槽内寸法(mm)	容量(ℓ)	価格(¥)
000-52-15-01	FU-2H	55	152×137×100H	1.6	42,000
-02	FU-3H	100	237×137×100H	2.6	65,000
-03	FU-6H	150	299×150×150H	5.8	110,000
-04	FU-9H	200	299×236×150H	9.2	140,000
-05	FU-13H	300	325×299×150H	13	175,000



超音波洗浄器

低音かつ強力な超音波で、複雑な器具もきれいに洗浄します。ステンレス製内槽が細長く、長尺物が洗浄できます。

商品コード	型式	出力(W)	槽内寸法(mm)	容量(ℓ)	価格(¥)
019-52-15-31	FU-926(本体のみ)	135	495×140×100H	4.6	220,000
635-52-15-01	専用フタ (SUS 304 製)				12,000
-02	専用バスケット (SUS 304 製)				20,000