


この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管して下さい。

本器は理化学機器です。一般の方はご使用できません。

正確に組み立て、安全に注意しながら減圧を行ってください。ろ過器は SUS316, ウェルサポートは塩ビ製, 水槽はアクリル製です。劣化によるひび割れ、耐薬性に注意して使用してください。FE-1 はろ過瓶に② ③ ④ ⑤を取り付けて使用します。使用したものに対応する方法で、洗浄して保管してください。FE-5, FE-10 は使用しない箇所に不要ウェル用シールをフィルタースクリーン上において密閉します。

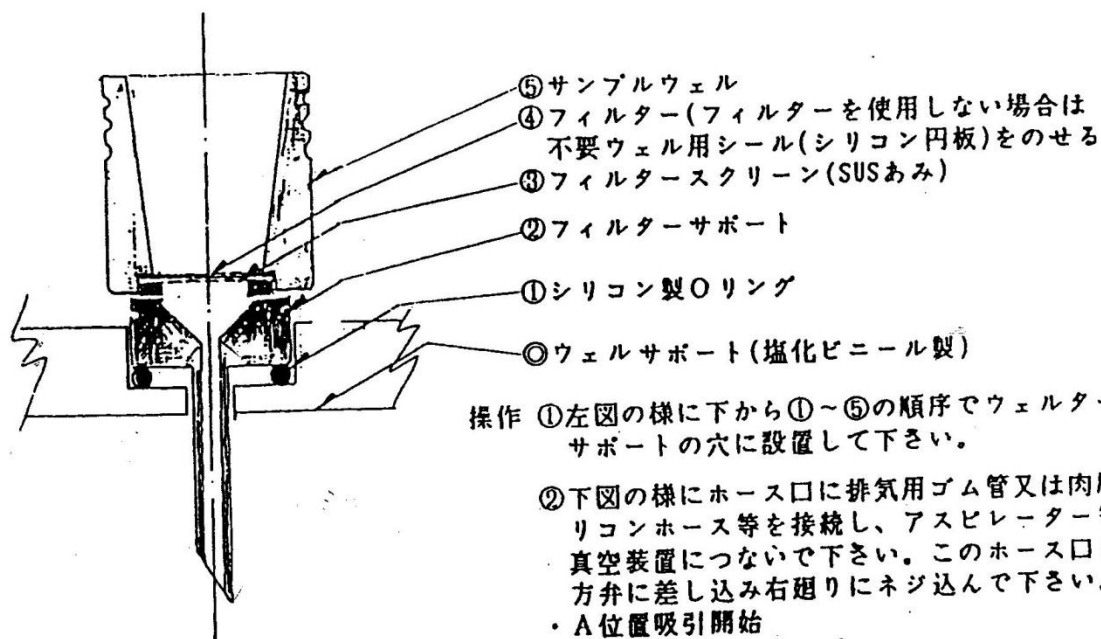

操作 ①左図の様に下から①～⑤の順序でウェルターサポートの穴に設置して下さい。

- ②下図の様にホース口に排気用ゴム管又は肉厚シリコンホース等を接続し、アスピレーター等の真空装置につないで下さい。このホース口を三方弁に差し込み右廻りにネジ込んで下さい。
- ・ A位置 吸引開始
 - ・ B位置で吸引ストップ
 - ・ C位置で槽内大気圧開放となります。

