

この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管してください。  
本器は理化学機器です。一般の方はご使用できません。本器は2個のタイマーを使用して、設定された時間、出力をだしたり、止めたりする間欠運動の機能をもった装置です。出力15A迄の範囲で、つながれた器具を間欠運転します。

## 仕 様

タイマー	WORK(ON)用 PAUSE(OFF)用
それぞれ	設定時間 0～60秒および 0～60分 sec/min スイッチ切替 WORK(ON) PAUSE(OFF)各々任意設定
制御出力容量	AC100V,50/60Hz,15A (WORK用 PAUSE用共)
電源	AC100V,50/60Hz,15A 三芯接地プラグ付電源コード
外形寸法・重量	W168×D158×H70mm・1.4kg
使用環境	温度 5～35℃、湿度 80%以内


## 安全のための注意事項

- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源はAC100V,15A以上取れる三芯接地付コンセントに直接差し込んでください。三芯接地付コンセントがない場合も、必ずアースを接続してください。
- 接地アダプターの使用はプラグの緩み等による過電流で火災等、事故の原因になる場合がありますので使用を避けてください。
- 接続する器具は必ずアースを接続してください。
- 制御コンセントの出力は15Aです。使用する器具のプラグをしっかりと差し込んでください。容量を越えて使用しないでください。容量を越えると、発熱、出火、動作不良等の原因となります。
- 水平に設置し、周辺に15cm以上の間隔を空けて、使用してください。
- 本器に水がかからないようにしてください。腐食、電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと、動作不良、故障の原因となります。
- 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。漏電、感電、異常動作、火災等、事故の原因となります。

## 使用方法

1. WORK タイマーで運転時間を設定し、PAUSE タイマーで休止時間を設定します。  
ダイヤルの下にある切替スイッチ (sec./min.) で秒と分の切替ができます。
2. 背面の制御出力コンセントに、コントロールしたい機器の電源プラグを差込みます。  
■ WORK に差込んだ場合 ON/OFF の動作を繰り返します。  
■ PAUSE に差込んだ場合 OFF/ON の動作を繰り返します。  
従って2種類の機器を交互に働かせながら使用することができます。
3. 三芯接地プラグ付電源コードを AC100V,15A 以上取れる電源に接続し、電源スイッチを入れます。それぞれの出力が働いている時、表示ランプが点灯します。
4. 動作を停止させるときは電源スイッチを OFF にします。

## 機能説明図

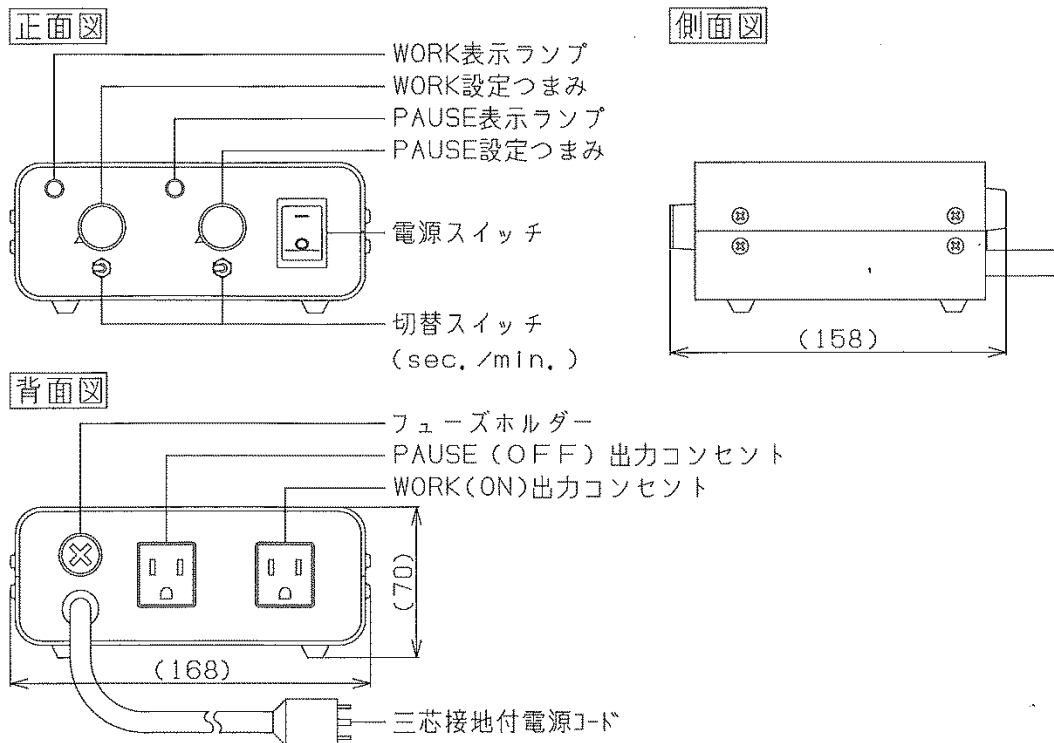

## 保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。  
印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。  
製造番号もあわせてお知らせください。