

この取扱説明書をよく読んでご使用ください。取扱説明書は大切に保管して下さい。
本器は理化学機器です。一般の方はご使用できません。本器は水溶液を攪拌子で攪拌するための装置です。バス類の攪拌に適しています。水溶液の種類、量によって攪拌の状態が変わります。攪拌は低速／高速切替スイッチでの調整、回転調節つまみでの調整の両方ができます。強力なフェライト磁石を使用しております。

仕 様

攪拌容量	50mL～20L（水、ビーカーで付属攪拌子使用の場合）
回転数	約 70～約 1,400rpm 高速／低速切替スイッチ付
攪拌台寸法	W225×D245mm
モーター	AC インダクション、位相制御・電磁ブレーキ併用
電源	AC100V,50/60Hz,1A 三芯接地プラグ付電源コード
使用環境	温度 5～45℃ 湿度 80%以内
外形寸法・重量	W255×D255×H150mm・4.2kg
付属品	40mm 攪拌子×1 オプション:ポールセット SP-400（L200×2）ねじ込み式φ10×400mm


安全のための注意事項

- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源は AC100V,1A 以上取れるコンセントに直接差し込んでください。三芯接地付コンセントがない場合も、必ずアースを接続してください。
- 接地アダプターの使用はプラグの緩みによる過電流で火災等、事故の原因になる場合がありますのでお避けください。
- 水平に設置し、側面、背面に 15cm 以上の間隔を空けてください。
- 強磁力（フェライト）に注意して下さい。時計、計測器等は近くにおかないでください。
- 回転を上げるときは徐々に上げてください。急激に回転をあげると攪拌子が飛び容器が破損することがあります。
- 本器に水溶液がかからないようにして下さい。腐食、電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源コードを抜いて保管してください。
- 雷がなり始めたら、電源スイッチ付回転調整つまみ OFF にし、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。漏電、感電、異常動作、火災等、事故の原因となります。

使用方法

1. 背面の周波数切替スイッチを、使用地域の周波数に合わせます。
2. 電源スイッチ付回転調整つまみ **OFF**、速度切替スイッチを **LOW** にし、電源コードを AC100V 三芯接地付コンセントに差込みます。
3. 試料容器の中に付属の攪拌子を静かに入れ攪拌台の中央にのせます。
4. つまみを時計方向に回すと電源が入り（電源ランプ点灯）ます。さらに時計方向に回して回転を調整します。**HIGH/LOW** 切替スイッチで高速回転、低速回転の設定ができます。
5. 回転速度の微調整を行いたいときは背面の **SPEED ADJUST** を（-）ドライバーで注意深く調整してください。
6. 使用后かならず電源スイッチ付回転調整つまみを **OFF** にし、電源コードを抜いて保管してください。

機能説明図

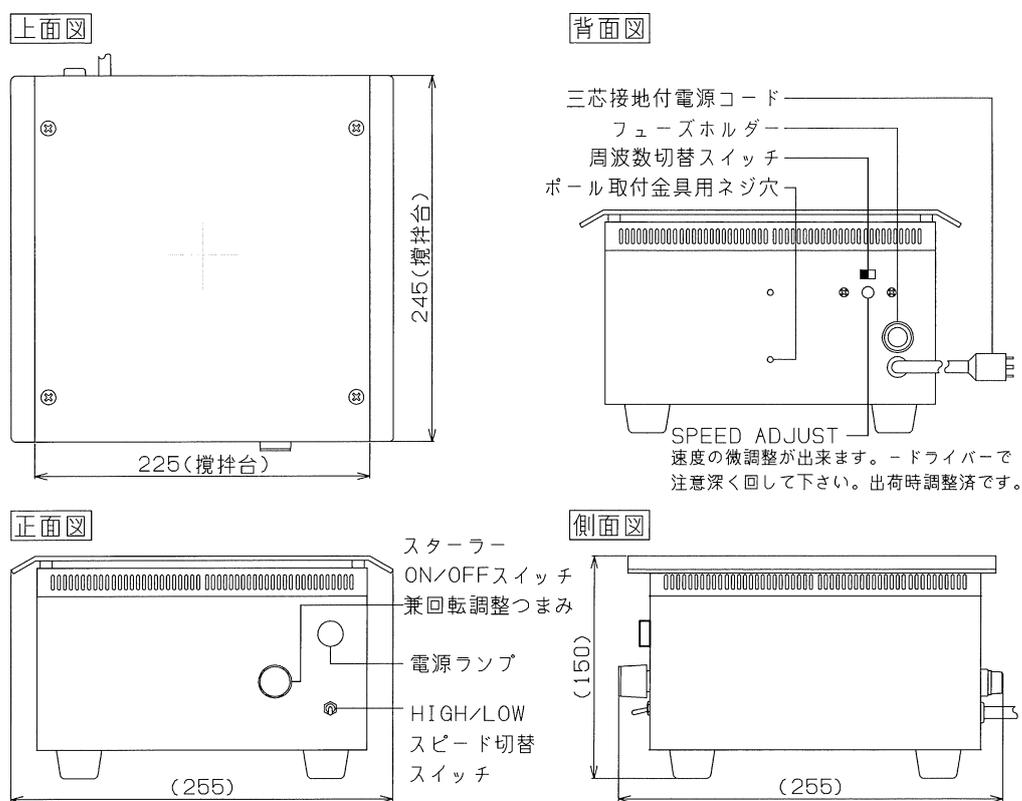

保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。製造番号も合わせてご連絡ください。