

この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管して下さい。

本器は水溶液を回転子を使って1～6個、単動／連動できる攪拌装置です。水溶液の種類、量によって攪拌の状態が変わりますので、攪拌を回転調節つまみで調節して使用します。強力なサマリウムコバルト磁石を使用しております。

仕 様

攪拌容量	5～200mL×6個 ～3Lまでの容器を任意の数量で (水、ビーカーで付属の回転子使用の場合)
回転数	約100～約1,500rpm (水、ビーカーで付属の回転子使用の場合) 単動／連動運転切替機能付
攪拌台寸法	SUS-304, 283×183mm
モーター	DCモーター×6個, 電子制御
電源	AC100V, 50/60HZ, 1A
使用環境	温度 5～35℃ 湿度 80%以内
外寸法・重量	W287×D216×H55mm・2,800g
付属品	30mm 回転子×6 アース線×1


安全のための注意事項

- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源はAC100V、2A以上取れるコンセントに直接差し込んでください。
必ずアースを接続してください。
- 強磁力（サマリウムコバルト）に注意して下さい。時計、計測器等は近くにおかないでください。
- 水平に設置し、側面、背面は15cm以上の間隔を空けてください。
- 回転を上げるときは徐々に上げてください。急激に回転をあげると回転子が飛び容器が破損することがあります。
- 本器に水溶液がかからないようにしてください。電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源コードを抜いて保管してください。
- 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。感電、漏電、異常動作、火災等、事故の原因になります。

使用方法

1. 電源スイッチ(POWER) および各回転調整つまみ指示の Min.を確認して電源コードを差込みます。
2. 付属の回転子をそっと容器に入れ、攪拌台上の表示位置に置き、電源スイッチを入れます。スイッチに緑のランプが点灯します。
左端の単動／連動切替スイッチを使用目的側に押します。
連動運転：単動／連動切替スイッチを連動にします。緑色のランプが点灯します。
回転速度は左端 ①のグレーキャップのつまみで6個すべての速度の調整を連動しておこなうことができます。
単動運転：単動／連動切替スイッチを単動にします。赤色のランプが点灯します。
①～⑥のつまみで各々の回転速度を調整します。
3. 容量の多いものを攪拌するときは容器のセンターに回転子がくるように容器の位置を合わせてください。
4. 使用後は回転を下げ、電源スイッチを必ず切ってください。

機能説明図

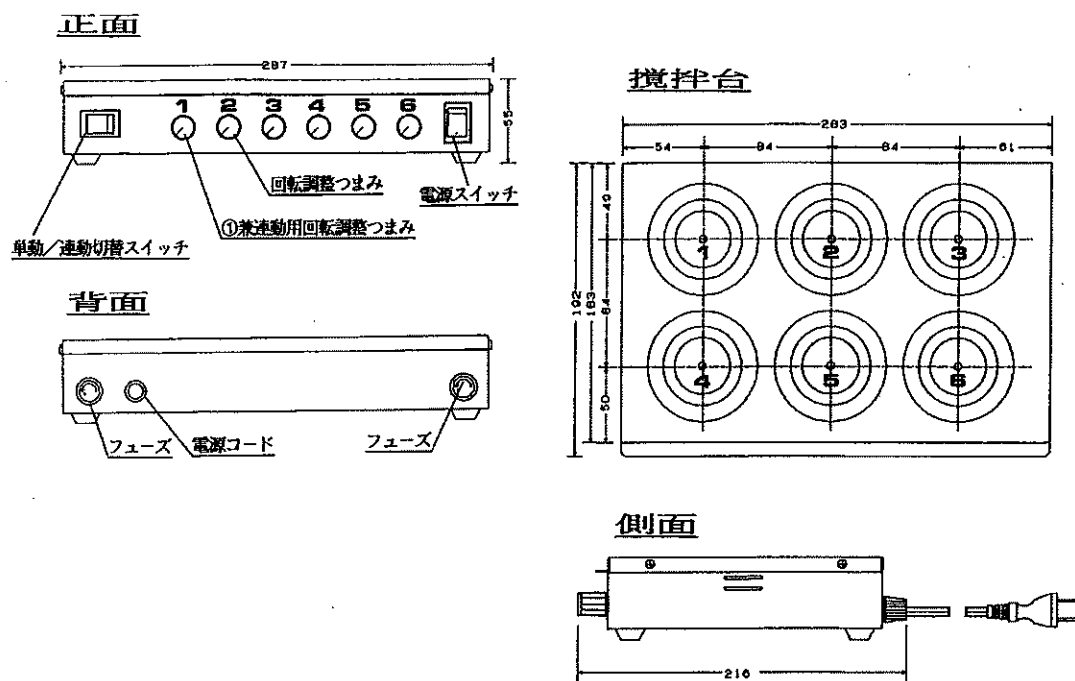

保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。
印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
DCモーターを使用していますので、使用頻度によって寿命が異なります。モーターは消耗品ですので、一年以内であっても、修理扱いとなります。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。
製造番号もあわせてご連絡ください。

製品についての技術情報・サービス・修理品の送付先：

331-0821 さいたま市北区別所町 733

株式会社 日伸理化 テクニカルサービスセンター

TEL. 048-667-0224/FAX. 048-667-5676

E-Mail: omiya-f@nissinrika.co.jp