

この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管して下さい。
本器は理化学機器です。一般の方はご使用できません。水溶液を回転子で攪拌するための装置です。少ない試料の攪拌に適しています。水溶液の種類、量によって攪拌の状態が変わりますので、攪拌を回転調節つまみで調節して使用します。強力なサマリウムコバルト磁石を使用しております。

仕 様

攪拌容量	50～1000mL (2000mL) (水、ビーカーで付属の回転子使用の場合)
回転数	約 300～約 1400rpm (水、ビーカーで付属の回転子使用の場合)
攪拌台寸法	95×110mm
モーター・制御	DC 電圧制御
電源 (AC アダプター)	入力 AC100V-240V,50/60Hz,0.15A 出力 DC6V,1A
使用環境	温度 5～35℃ 湿度 80%以内
外形寸法・重量	W95×D170 (ポール固定用クランプ 含)×H65mm・0.45kg
付属品	20mm 回転子×1 AC アダプター×1 滑り止めシート×1


安全のための注意事項

- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源は専用の AC アダプターを使用してください。付属以外のアダプターを使用すると故障の原因となります。
- 強磁力(サマリウムコバルト) に注意して下さい。時計、計測器等は近くにおかないでください。
- 落下しない場所に、水平に設置してください。
- 回転を上げるときは徐々に上げてください。急激に回転をあげると回転子が飛び容器が破損することがあります。
- 本器に水溶液がかからないようにして下さい。腐食、電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず AC アダプターを電源から抜いて保管してください。
- 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。感電、漏電、異常動作、火災等、事故の原因になります。

使用方法

1. 電源スイッチ付回転調整つまみの OFF を確認し、AC アダプターを差し込みます。
ポールに取り付けて使用する場合は先に本体を取り付けてください。
2. 滑り止めシートを攪拌台に敷きます。(出荷時装着済み)
3. 試料容器の中に付属の回転子を静かにいれ、攪拌台の中央に置きます。
4. 電源スイッチ付回転調整つまみを ON します。電源ランプが点灯します。
5. つまみを時計方向に回して必要な回転に調整します。
6. 使用后、必ず電源の OFF を確認し、AC アダプターを差し込みから抜いて保管します。

機能説明図

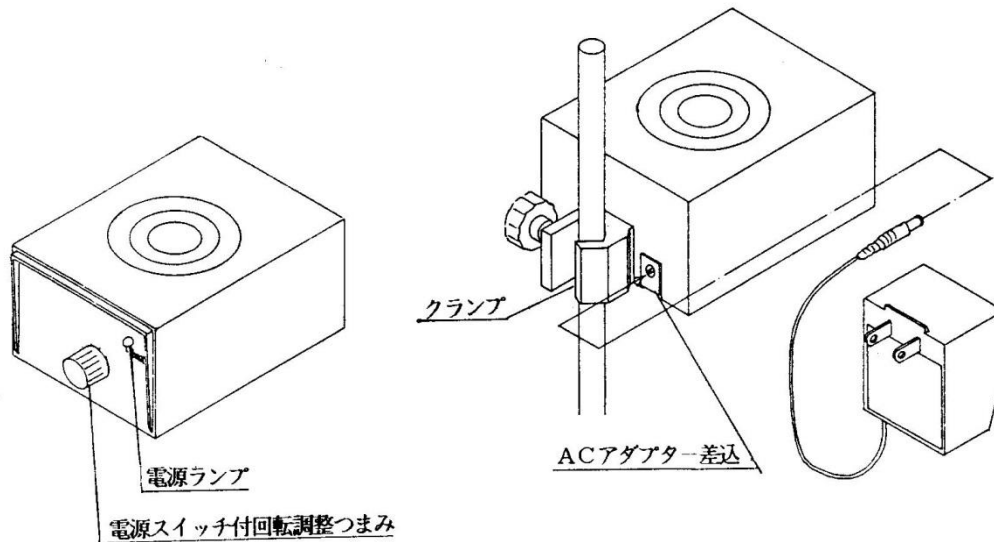

保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。
印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
DC モーターを使用しておりますので、使用頻度によって寿命が異なります。
モーター消耗の場合は1年以内であっても交換料をいただきます。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。
製造番号もあわせてご連絡ください。